

RESSERRAGE DE LA CREMAILLERE


Réf. 110 003



1. la visse qui maintient le bouton de la vis micrométrique :



2. Déposer le bouton de la visse micrométrique :

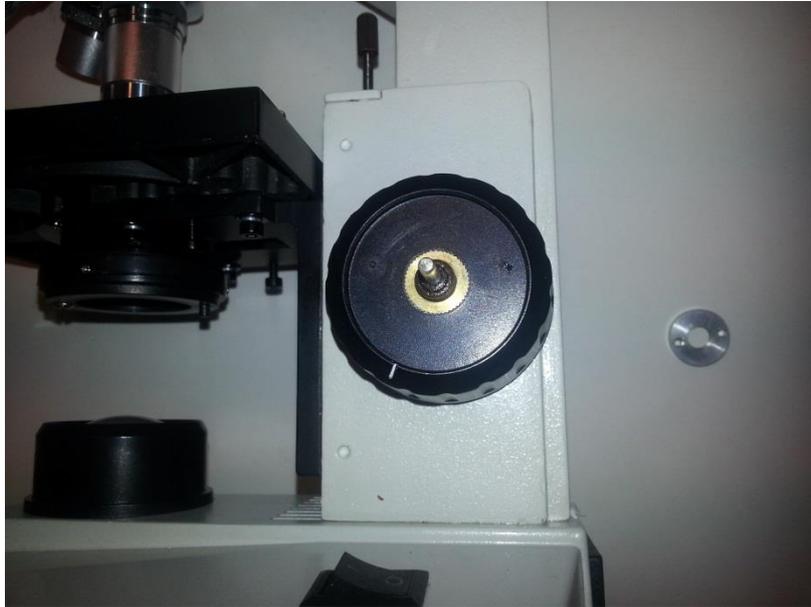


3. Dévisser la rondelle qui maintient la vis macrométrique :



4. Dévisser le bouton de la vis macrométrique en maintenant le bouton opposé :



5. Dévisser les 3 vis et appliquer un point de colle pour empêcher qu'elles se dévissent à l'usage :

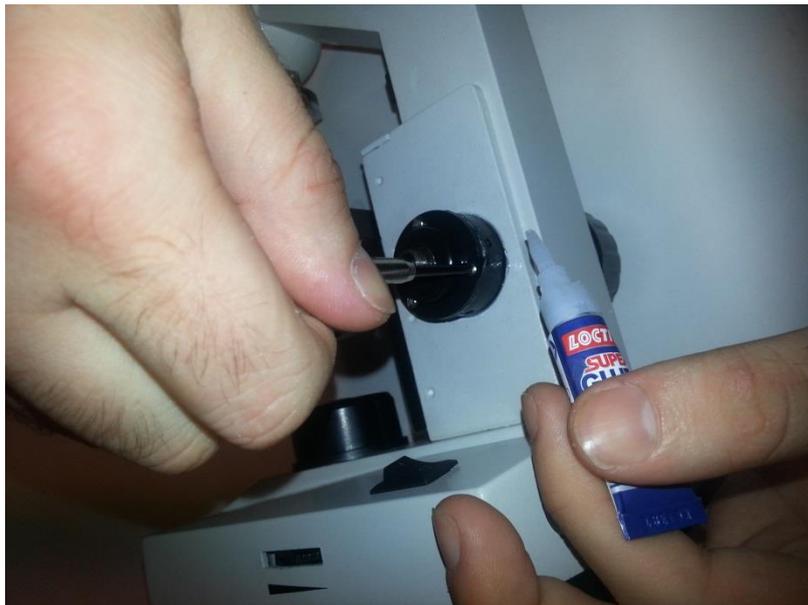

6. Revisser fermement les 3 vis et procéder au remontage de l'ensemble.
7. Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com