

DYNAMOMETRES CIRCULAIRES DE DEMONSTRATION


Réf. 312 015-312 016-312 017- 312 018

1. Procédure pour fixer le zéro :


Mtériel nécessaire :



2. Dévisser l'aimant à l'arrière du dynamomètre :

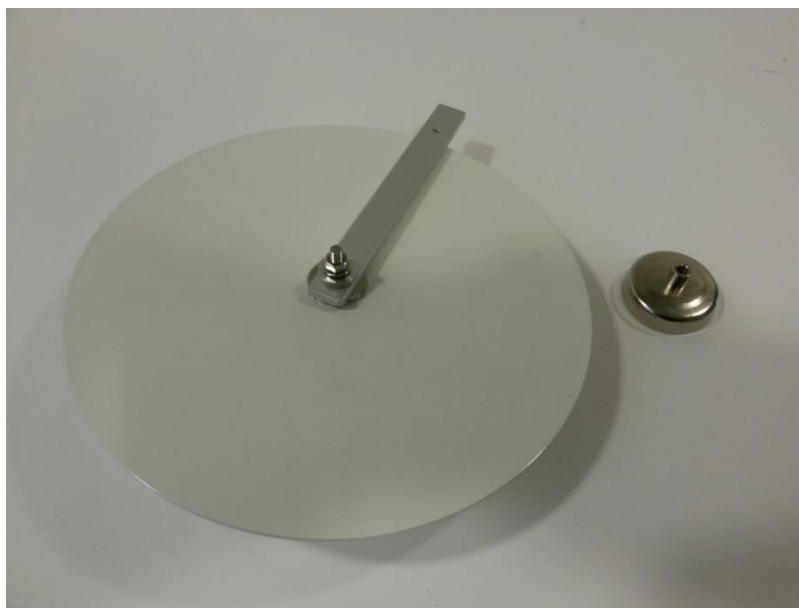


3. Saisir avec la pince multiprises la partie plastique située entre la poulie et le disque :

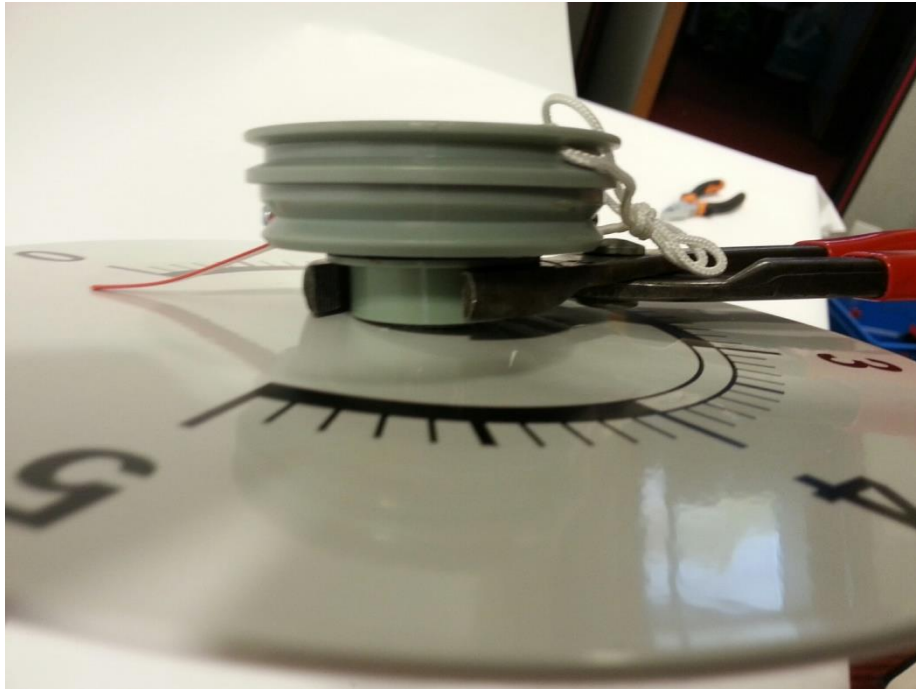

4. Positionner l'aiguille sur le 0 :



5. Serrer fermement l'écrou à l'arrière du dynamomètre :

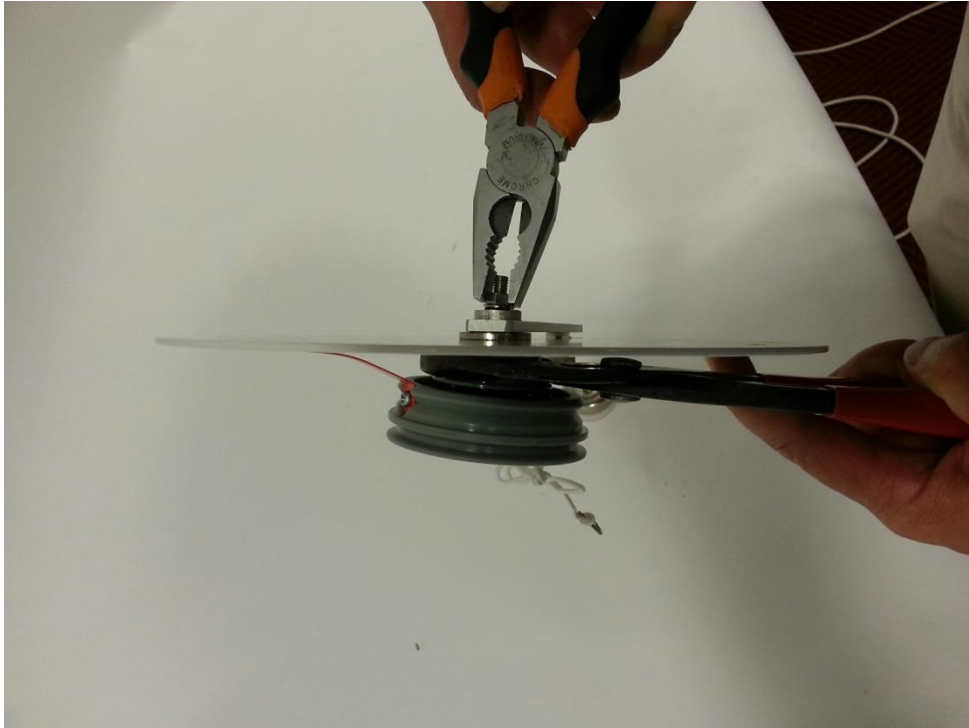

6. Revisser l'aimant à l'arrière du dynamomètre :

7. Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com