


A l'attention de :

Mme, M le Responsable du Laboratoire


Objet : Capteur pression 0/+50 hPa (statique des fluides)

Madame, Monsieur,

Vous avez commandé dans un pack ou à l'unité, le capteur de pression 0/+50 hPa pour l'étude de statique des fluides avec un microcontrôleur (voir photos ci-dessous) :

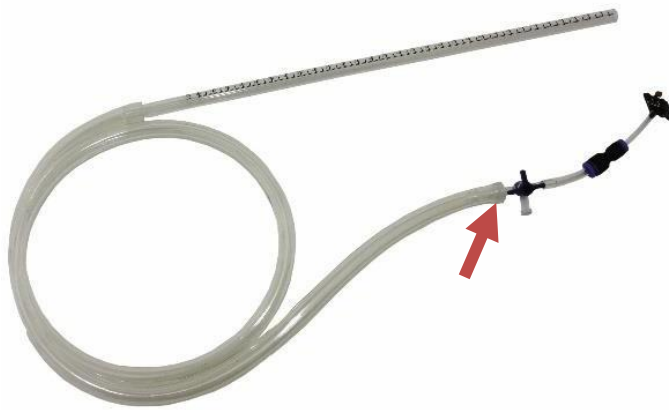

Ou

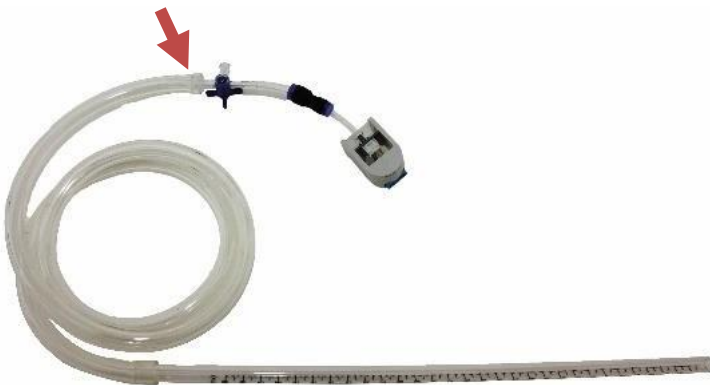


Ce n'est pas systématique, mais nous avons constaté qu'une fuite d'air pouvait se produire avec le temps, à la jonction entre le gros tuyau et la vanne 3 voies ➡. Dans ce cas de figure, l'eau remonte lentement dans la canne graduée et la mesure de pression n'est pas stable.



Afin de garantir une parfaite étanchéité à long terme, vous trouverez ci-joint des colliers de serrage à installer comme sur les photos ci-contre.

Veuillez, s'il vous plait, utiliser une pince pour assurer un serrage fort.

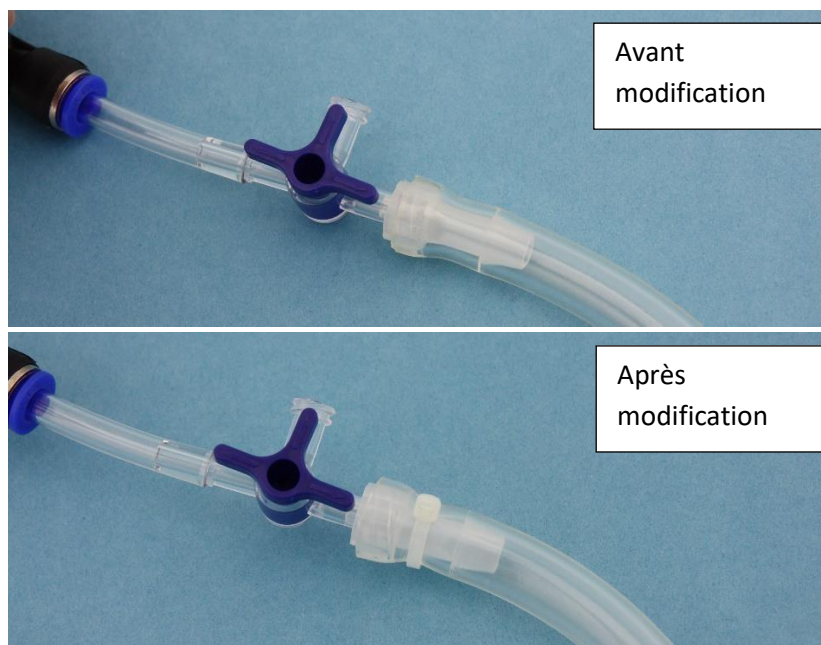

Nous espérons que cette solution puisse vous convenir et nous restons à votre écoute,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com